


Betriebsanleitung Plattform-/Bodenwaagen

KERN EOB / EOE_L / EOE_XL / EOS

Version 3.3
04/2016
D



EOB/EOE_L/EOE_XL/EOS-BA-d-1633

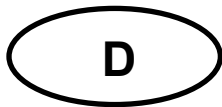

KERN EOB/EOE_L/EOE_XL/EOS

Version 3.3 04/2016

Betriebsanleitung Plattform-/Bodenwaagen

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Technische Daten | 4 |
| 2 | Geräteübersicht | 10 |
| 2.1 | Anzeigenübersicht..... | 12 |
| 2.2 | Tastaturübersicht | 12 |
| 3 | Grundlegende Hinweise (Allgemeines) | 13 |
| 3.1 | Bestimmungsgemäße Verwendung | 13 |
| 3.2 | Sachwidrige Verwendung | 13 |
| 3.3 | Gewährleistung..... | 13 |
| 3.4 | Prüfmittelüberwachung..... | 14 |
| 4 | Grundlegende Sicherheitshinweise | 14 |
| 4.1 | Hinweise in der Betriebsanleitung beachten..... | 14 |
| 4.2 | Ausbildung des Personals | 14 |
| 5 | Transport und Lagerung | 14 |
| 5.1 | Kontrolle bei Übernahme | 14 |
| 5.2 | Verpackung/Rücktransport..... | 14 |
| 6 | Auspacken, Aufstellung und Inbetriebnahme | 15 |
| 6.1 | Aufstellort, Einsatzort..... | 15 |
| 6.2 | Auspacken und Aufstellen | 15 |
| 6.2.1 | Lieferumfang / Serienmäßiges Zubehör | 16 |
| 6.2.2 | Montagehinweise zur Verwendung der Wandhalterung | 16 |
| 6.3 | Netzanschluss..... | 17 |
| 6.4 | Batteriebetrieb | 17 |
| 6.5 | Erstinbetriebnahme | 17 |
| 7 | Justierung | 18 |

| | | |
|-------------|---|-----------|
| 8 | Betrieb | 19 |
| | Einschalten | 19 |
| | Ausschalten | 19 |
| | Wägen | 19 |
| | Wä geeinheit umschalten | 19 |
| | Tarieren | 20 |
| | Hold-Funktion (Tierwä gefunktion) | 21 |
| | Plus/Minus-Wägungen | 22 |
| 9 | Menü | 23 |
| 10 | Wartung, Instandhaltung, Entsorgung | 24 |
| 10.1 | Reinigen | 24 |
| 10.2 | Wartung, Instandhaltung | 24 |
| 10.3 | Entsorgung | 24 |
| 11 | Fehlermeldungen / Kleine Pannenhilfe | 24 |
| 12 | Konformitätserklärung | 27 |

1 Technische Daten

Modelle KERN EOB

| KERN | EOB 15K5 | EOB 35K10 | EOB 60K20 | EOB 60K20L |
|---|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Ablesbarkeit (d) | 5 g | 10 g | 20 g | 20 g |
| Wägebereich (Max) | 15 kg | 35 kg | 60 kg | 60 kg |
| Reproduzierbarkeit | 5 g | 10 g | 20 g | 20 g |
| Linearität | ± 10 g | ± 20 g | ± 40 g | ± 40 g |
| Empfohlenes Justiergewicht, nicht beigegeben (Klasse) | 10 kg (M2) | 20 kg (M2) | 40 kg (M2) | 40 kg (M2) |
| Einschwingzeit (typisch) | 2,5 sec. | | | |
| Anwärmzeit | 10 min | | | |
| Eingangsspannung | 220 V- 240 V, AC 50 Hz | | | |
| Netzteil Sekundärspannung | 9V, 100 mA | | | |
| Batterie | 6 x 1.5 V AA (=9V) | | | |
| Batterie Betriebsdauer | 220 h | | | |
| Auto-Off | 3 min | | | |
| Wägeeinheiten | kg, lb | | | |
| Umgebungstemperatur | + 10°C ...+ 35°C | | | |
| Luftfeuchtigkeit | max. 80 % (nicht kondensierend) | | | |
| Anzeigegerät (B x T x H) mm | 210 x 110 x 45 | | | |
| Kabellänge Anzeigegerät | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 270 cm |
| Wägefläche mm | 315 x 305 | | | 550 x 550 |
| Gewicht kg (netto) | 4,2 | | | 13,5 |

| KERN | EOB 150K50 | EOB 150K50L | EOB 150K50XL |
|---|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Ablesbarkeit (d) | 50 g | 50 g | 50 g |
| Wägebereich (Max) | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Reproduzierbarkeit | 50 g | 50 g | 50 g |
| Linearität | ± 100 g | ± 100 g | ± 100 g |
| Empfohlenes Justiergewicht, nicht beigegeben (Klasse) | 100 kg (M2) | 100 kg (M2) | 100 kg (M2) |
| Einschwingzeit (typisch) | 2,5 sec. | | |
| Anwärmzeit | 10 min | | |
| Eingangsspannung | 220 V- 240 V, AC 50 Hz | | |
| Netzteil Sekundärspannung | 9V, 100 mA | | |
| Batterie | 6 x 1.5 V AA (=9V) | | |
| Batterie Betriebsdauer | 220 h | | |
| Auto-Off | 3 min | | |
| Wägeeinheiten | kg, lb | | |
| Umgebungstemperatur | + 10°C ...+ 35°C | | |
| Luftfeuchtigkeit | max. 80 % (nicht kondensierend) | | |
| Anzeigegerät (B x T x H) mm | 210 x 110 x 45 | | |
| Kabellänge Anzeigegerät | 180 cm | 270 cm | 270 cm |
| Wägefläche mm | 315 x 305 | 550 x 550 | 945 x 505 |
| Gewicht kg (netto) | 4,2 | 13,5 | 19,5 |

| KERN | EOB 300K100A | EOB 300K100L | EOB 300K100XL |
|---|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Ablesbarkeit (d) | 100 g | 100 g | 100 g |
| Wägebereich (Max) | 300 kg | 300 kg | 300 kg |
| Reproduzierbarkeit | 100 g | 100 g | 100 g |
| Linearität | ± 200 g | ± 200 g | ± 200 g |
| Empfohlenes Justiergewicht, nicht beigegeben (Klasse) | 200 kg (M2) | 200 kg (M2) | 200 kg (M2) |
| Einschwingzeit (typisch) | 2,5 sec. | | |
| Anwärmzeit | 10 min. | | |
| Eingangsspannung | 220 V- 240 V, AC 50 Hz | | |
| Netzteil Sekundärspannung | 9V, 100 mA | | |
| Batterie (optional) | 6 x 1.5 V AA (=9V) | | |
| Batterie Betriebsdauer | 220 h | | |
| Auto-Off | 3 min | | |
| Wägeeinheiten | kg, lb | | |
| Umgebungstemperatur | + 10°C ...+ 35°C | | |
| Luftfeuchtigkeit | max. 80 % (nicht kondensierend) | | |
| Anzeigegerät (B x T x H) mm | 210 x 110 x 45 | | |
| Kabellänge Anzeigegerät | 180 cm | 270 cm | 270 cm |
| Wägefläche mm | 315 x 305 | 550 x 550 | 945 x 505 |
| Gewicht kg (netto) | 4,2 | 13,5 | 19,5 |

Modelle KERN EOE

| KERN | EOE 10K-3 | EOE 30K-2 | EOE 60K-2 | EOE 100K-2 |
|---|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Ablesbarkeit (d) | 5 g | 10 g | 20 g | 50 g |
| Wägebereich (Max) | 15 kg | 35 kg | 60 kg | 150 kg |
| Reproduzierbarkeit | 5 g | 10 g | 20 g | 50 g |
| Linearität | ± 10 g | ± 20 g | ± 40 g | ± 100 g |
| Empfohlenes Justiergewicht, nicht beigegeben (Klasse) | 10 kg (M3) | 20 kg (M3) | 40 kg (M3) | 100 kg (M3) |
| Einschwingzeit (typisch) | 2,5 sec. | | | |
| Anwärmzeit | 10 min. | | | |
| Eingangsspannung | 220 V- 240 V, AC 50 Hz | | | |
| Netzteil Sekundärspannung | 9V, 100 mA | | | |
| Batterie (optional) | 6 x 1.5 V AA (=9V) | | | |
| Batterie Betriebsdauer | 60 h | | | |
| Auto-Off | 3 min | | | |
| Wägeeinheiten | kg, lb | | | |
| Umgebungstemperatur | + 10°C ...+ 35°C | | | |
| Luftfeuchtigkeit | max. 80 % (nicht kondensierend) | | | |
| Anzeigegerät (B x T x H) mm | 210 x 110 x 45 | | | |
| Kabellänge Anzeigegerät | 180 cm | | | |
| Wägefläche mm | 315 x 305 | | | |
| Gewicht kg (netto) | 4.0 | | | |

| KERN | EOE 150K50L | EOE 150K50XL | EOE 300K100L | EOE 300K100XL |
|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Ablesbarkeit (d) | 50 g | 50 g | 100 g | 100 g |
| Wägebereich (Max) | 150 kg | 150 kg | 300 kg | 300 kg |
| Reproduzierbarkeit | 50 g | 50 g | 100 g | 100 g |
| Linearität | ± 100 g | ± 100 g | ± 200 g | ± 200 g |
| Empfohlenes Justiergewicht, nicht beigegeben (Klasse) | 100 kg (M2) | 100 kg (M2) | 200 kg (M2) | 200 kg (M2) |
| Einschwingzeit (typisch) | 2,5 sec. | | | |
| Anwärmzeit | 10 min. | | | |
| Eingangsspannung | 220 V- 240 V, AC 50 Hz | | | |
| Netzteil Sekundärspannung | 9V, 100 mA | | | |
| Batterie (optional) | 6 x 1.5 V AA (=9V) | | | |
| Batterie Betriebsdauer | 220 h | | | |
| Auto-Off | 3 min | | | |
| Wägeeinheiten | kg, lb | | | |
| Umgebungstemperatur | + 10°C ...+ 35°C | | | |
| Luftfeuchtigkeit | max. 80 % (nicht kondensierend) | | | |
| Anzeigegerät (B x T x H) mm | 210 x 110 x 45 | | | |
| Kabellänge Anzeigegerät | 270 cm | | | |
| Wägefläche mm | 505 x 505 | 945 x 505 | 505 x 505 | 945 x 505 |
| Gewicht kg (netto) | 12,5 | 19.5 | 12,5 | 19.5 |

Modelle KERN EOS

| KERN | EOS 150K50XL | EOS 300K100XL |
|---|---------------------------------|------------------|
| Ablesbarkeit (d) | 50 g | 100 g |
| Wägebereich (Max) | 150 kg | 300 kg |
| Reproduzierbarkeit | 50 g | 100 g |
| Linearität | ± 100 g | ± 200 g |
| Empfohlenes Justiergewicht, nicht beigegeben (Klasse) | 100 kg (M2) | 200 kg (M2) |
| Einschwingzeit (typisch) | 2,5 sec. | |
| Anwärmzeit | 10 min. | |
| Eingangsspannung | 220 V- 240 V, AC 50 Hz | |
| Netzteil Sekundärspannung | 9V, 100 mA | |
| Batterie (optional) | 6 x 1.5 V AA (=9V) | |
| Batterie Betriebsdauer | 220 h | |
| Auto-Off | 3 min | |
| Wägeeinheiten | kg, lb | |
| Umgebungstemperatur | + 10°C ...+ 35°C | |
| Luftfeuchtigkeit | max. 80 % (nicht kondensierend) | |
| Anzeigegerät (B x T x H) mm | 210 x 110 x 45 | |
| Kabellänge Anzeigegerät | 270 cm | |
| Wägefläche mm | 900 x 550 | 900 x 550 |
| Gewicht kg (netto) | 18.8 | 18.8 |

2 Geräteübersicht

Modelle EOB

Wägeplatte Edelstahl



Modelle EOE

Wägeplatte Stahl lackiert



Modelle EOS


- Wägeplatte Edelstahl
- Rutschfeste Gummimatte



Bequemer Transport durch 2 Rollen und 1 Haltegriff





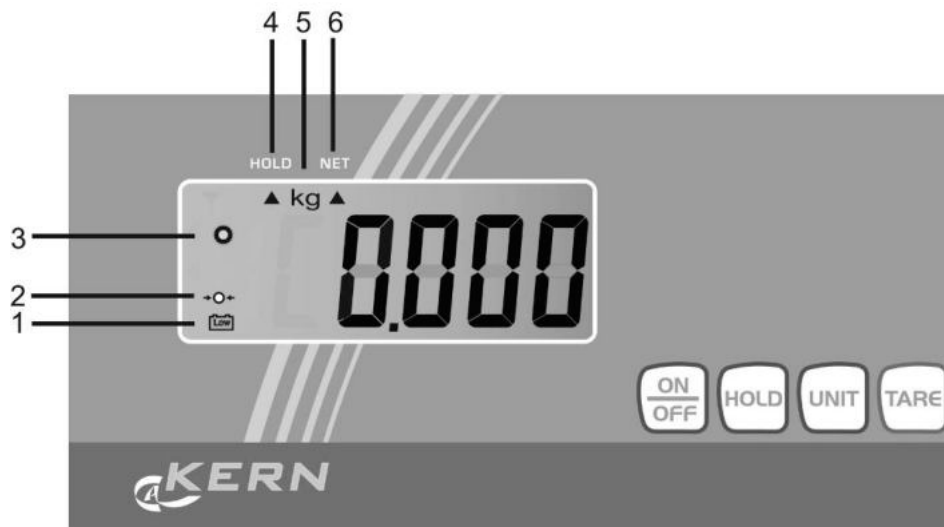

2.1 Anzeigenübersicht



| Nr. | Beschreibung |
|-----|---|
| 1 | Wird angezeigt, wenn die Kapazität der Batterien erschöpft ist. |
| 2 | Waage Null-Anzeige: Sollte die Waage trotz entlasteter Waagschale nicht ganz genau Null anzeigen, TARE drücken. Nach kurzer Wartezeit ist die Waage auf Null zurückgesetzt. |
| 3 | Stabilitätsanzeige: Erscheint im Display die Stabilitätsanzeige [0] ist die Waage in einem stabilen Zustand. Bei instabilem Zustand verschwindet die [0]-Anzeige. |
| 4 | Hold-/Tierwä gefunktion aktiv, s. Kap. 9 |
| 5 | Wä geeinheit [kg ↔ lb] , s. Kap. 8 „Wä geeinheit umschalten“ |
| 6 | Gespeicherter Tarawert, s. Kap. 8 „Tariieren“ |

2.2 Tastaturübersicht

| Taste | Funktion |
|---|--------------------------|
|  | Waage ein- / ausschalten |
|  | Hold-/Tierwä gefunktion |
|  | Waage tariieren |
|  | Wä geeinheit umschalten |

3 Grundlegende Hinweise (Allgemeines)

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die von Ihnen erworbene Waage dient zum bestimmen des Wägewertes von Wägegut. Sie ist zur Verwendung als „nichtselbsttätige Waage“ vorgesehen, d.h. das Wägegut wird manuell, vorsichtig und mittig auf die Wägeplatte aufgebracht. Nach Erreichen eines stabilen Wägewertes kann der Wägewert abgelesen werden.

3.2 Sachwidrige Verwendung

Waage nicht für dynamische Verwiegungen verwenden, wenn kleine Mengen vom Wägegut entnommen oder zugeführt werden. Durch die in der Waage vorhandene „Stabilitätskompensation“ könnten falsche Wägeergebnisse angezeigt werden! (Beispiel: Langsames Herausfließen von Flüssigkeiten aus einem auf der Waage befindlichen Behälter.)

Keine Dauerlast auf der Wägeplatte belassen. Diese kann das Messwerk beschädigen.

Stöße und Überlastungen der Waage über die angegebene Höchstlast (Max), abzüglich einer eventuell bereits vorhandenen Taralast, unbedingt vermeiden. Waage könnte hierdurch beschädigt werden.

Waage niemals in explosionsgefährdeten Räumen betreiben. Die Serienausführung ist nicht Ex-geschützt.

Die Waage darf nicht konstruktiv verändert werden. Dies kann zu falschen Wägeergebnissen, sicherheitstechnischen Mängeln sowie der Zerstörung der Waage führen. Die Waage darf nur gemäß den beschriebenen Vorgaben eingesetzt werden. Abweichende Einsatzbereiche/Anwendungsgebiete sind von KERN schriftlich freizugeben.

3.3 Gewährleistung

Gewährleistung erlischt bei

- Nichtbeachten unserer Vorgaben in der Betriebsanleitung
- Verwendung außerhalb der beschriebenen Anwendungen
- Veränderung oder Öffnen des Gerätes
- Mechanische Beschädigung und Beschädigung durch Medien, Flüssigkeiten natürlichem Verschleiß und Abnutzung
- Nicht sachgemäße Aufstellung oder elektrische Installation
- Überlastung des Messwerkes

3.4 Prüfmittelüberwachung

Im Rahmen der Qualitätssicherung müssen die messtechnischen Eigenschaften der Waage und eines eventuell vorhandenen Prüfgewichtes in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Der verantwortliche Benutzer hat hierfür ein geeignetes Intervall sowie die Art und den Umfang dieser Prüfung zu definieren. Informationen bezüglich der Prüfmittelüberwachung von Waagen sowie der hierfür notwendigen Prüfgewichte sind auf der KERN- Homepage (www.kern-sohn.com) verfügbar. In seinem akkreditierten DKD- Kalibrierlaboratorium können bei KERN schnell und kostengünstig Prüfgewichte und Waagen kalibriert werden (Rückführung auf das nationale Normal).

4 Grundlegende Sicherheitshinweise

4.1 Hinweise in der Betriebsanleitung beachten

Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Aufstellung und Inbetriebnahme sorgfältig durch, selbst dann, wenn Sie bereits über Erfahrungen mit KERN- Waagen verfügen.

4.2 Ausbildung des Personals

Das Gerät darf nur von geschulten Mitarbeitern bedient und gepflegt werden.

5 Transport und Lagerung

5.1 Kontrolle bei Übernahme

Überprüfen Sie bitte die Verpackung sofort beim Eingang sowie das Gerät beim Auspacken auf eventuell sichtbare äußere Beschädigungen.

5.2 Verpackung/Rücktransport



- ⇒ Alle Teile der Originalverpackung für einen eventuell notwendigen Rücktransport aufbewahren.
- ⇒ Für den Rücktransport ist nur die Originalverpackung zu verwenden.
- ⇒ Vor dem Versand alle angeschlossenen Kabel und losen/beweglichen Teile trennen.
- ⇒ Evt. vorgesehene Transportsicherungen wieder anbringen.
- ⇒ Alle Teile z.B. Glaswindschutz, Wägeplatte, Netzteil etc. gegen Verrutschen und Beschädigung sichern.

6 Auspacken, Aufstellung und Inbetriebnahme

6.1 Aufstellort, Einsatzort

Die Waagen sind so konstruiert, dass unter den üblichen Einsatzbedingungen zuverlässige Wäageergebnisse erzielt werden.

Exakt und schnell arbeiten Sie, wenn Sie den richtigen Standort für Ihre Waage wählen.

Beachten Sie deshalb am Aufstellort folgendes:

- Waage auf eine stabile, gerade Fläche stellen;
- extreme Wärme sowie Temperaturschwankungen z.B. durch Aufstellen neben der Heizung oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden;
- Waage vor direktem Luftzug durch geöffnete Fenster und Türen schützen;
- Erschütterungen während des Wägens vermeiden;
- Waage vor hoher Luftfeuchtigkeit, Dämpfen und Staub schützen;
- Das Gerät nicht über längere Zeit starker Feuchtigkeit aussetzen. Eine nicht erlaubte Betauung (Kondensation von Luftfeuchtigkeit am Gerät) kann auftreten, wenn ein kaltes Gerät in eine wesentlich wärmere Umgebung gebracht wird. In diesem Fall das vom Netz getrennte Gerät ca. 2 Stunden bei Raumtemperatur akklimatisieren.
- statische Aufladung von Wäagegut, Wäagebehälter vermeiden.

Beim Auftreten von elektromagnetischen Feldern, bei statischen Aufladungen sowie bei instabiler Stromversorgung sind große Anzeigeabweichungen (falsche Wäageergebnisse) möglich. Der Standort muss dann gewechselt werden.

6.2 Auspacken und Aufstellen

Verpackung öffnen, das Gerät und Zubehör herausnehmen. Überprüfen, ob alle Teile des Lieferumfangs vorhanden und unbeschädigt sind.


Die Waage ist so aufzustellen, dass die Wäageplatte genau waagrecht steht.

Das Anzeigergerät so aufstellen, dass es gut bedient und eingesehen werden kann.

6.2.1 Lieferumfang / Serienmäßiges Zubehör

- Plattform und Anzeigegerät, (s. Kap. 2)
- 4 x Stellfüße (ausgenommen bei Plattformgröße 314,5 x 304,5 cm)
- Netzgerät
- Wandhalterung (mit Befestigungsschrauben)
- Betriebsanleitung

6.2.2 Montagehinweise zur Verwendung der Wandhalterung

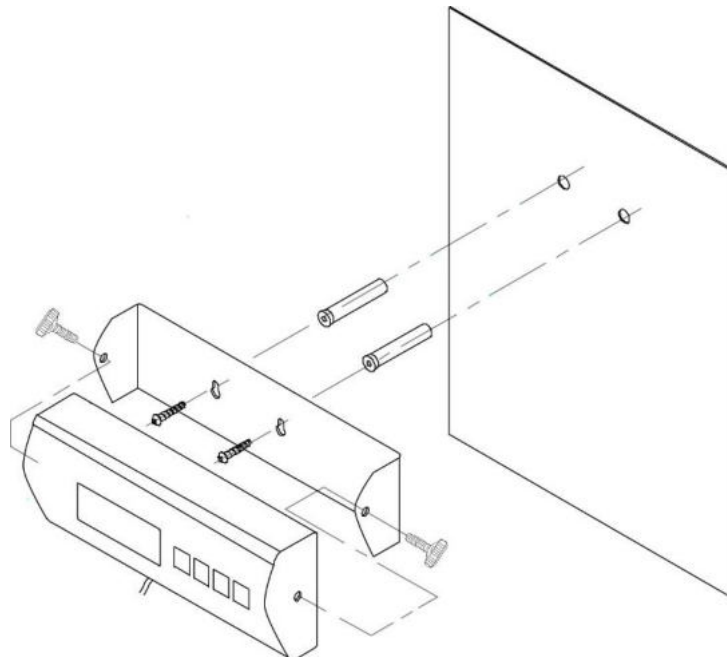

6.3 Netzanschluss

Die Stromversorgung erfolgt über das externe Netzgerät. Der aufgedruckte Spannungswert muss mit der örtlichen Spannung übereinstimmen. Verwenden Sie nur KERN-Originalnetzgeräte. Die Verwendung anderer Fabrikate bedarf der Zustimmung von Kern.

6.4 Batteriebetrieb

Auf der Rückseite des Anzeigegerätes Batteriedeckel abnehmen und 6 x 1,5V Mignonzellen anschließen. Batteriedeckel wieder einsetzen.

Zur Batterieschonung schaltet die Waage 3 Minuten nach abgeschlossener Wägung automatisch ab. Weitere Abschaltzeiten können im Menü (Funktion „A.OFF“) eingestellt werden, (siehe Kap. 9).

Sind die Batterien verbraucht, wird das Batteriesymbol angezeigt (s. Kap. 2.1). Waage ausschalten und sofort Batterien wechseln.

Wird die Waage längere Zeit nicht benützt, Batterien herausnehmen und getrennt aufbewahren. Auslaufen von Batterieflüssigkeit könnte die Waage beschädigen.

6.5 Erstinbetriebnahme

Um bei elektronischen Waagen genaue Wäageergebnisse zu erhalten, müssen die Waagen ihre Betriebstemperatur (siehe Anwärmzeit Kap. 1) erreicht haben. Die Waage muss für diese Anwärmzeit an die Stromversorgung (Netzanschluss, Akku oder Batterie) angeschlossen sein.


Die Genauigkeit der Waage ist abhängig von der örtlichen Fallbeschleunigung. Unbedingt die Hinweise im Kapitel Justierung beachten.

7 Justierung

Da der Wert der Erdbeschleunigung nicht an jedem Ort der Erde gleich ist, muss jede Waage – gemäß dem zugrunde liegenden physikalischen Wägeprinzip – am Aufstellort auf die dort herrschende Erdbeschleunigung abgestimmt werden (nur wenn die Waage nicht bereits im Werk auf den Aufstellort justiert wurde). Dieser Justiervorgang muss bei der ersten Inbetriebnahme, nach jedem Standortwechsel sowie bei Schwankungen der Umgebungstemperatur durchgeführt werden. Um genaue Messwerte zu erhalten, empfiehlt es sich zudem, die Waage auch im Wägebetrieb periodisch zu justieren.

Stabile Umgebungsbedingungen beachten. Eine Anwärmzeit (siehe Kap. 1) zur Stabilisierung ist erforderlich.

- ⇒ Im Wägemodus **UNIT**-Taste drücken und gedrückt halten, bis „**CAL**“ gefolgt vom Gewichtswert des erforderlichen Justiergewichts angezeigt wird. Abwechselnd wird „**LOAD**“ angezeigt.

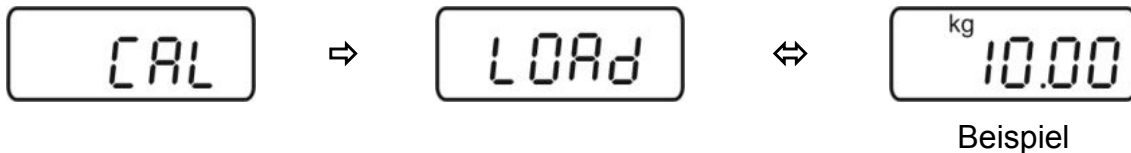

- ⇒ Erforderliches Justiergewicht (siehe Tab. 1 „Technische Daten“) vorsichtig in die Mitte der Wägeplatte stellen.

TARE-Taste drücken, die Justierung wird gestartet.



- ⇒ Warten, bis die Stabilitätsanzeige erscheint, danach ist die Justierung beendet. Nach erfolgreicher Justierung kehrt die Waage automatisch in den Wägemodus zurück und zeigt den Gewichtswert des Justiergewichtes an.



- ⇒ Justiergewicht abnehmen.



i Bei einem Justierfehler oder falschem Justiergewicht wird in der Anzeige eine Fehlermeldung eingeblendet. Justiergewicht abnehmen und Justiervorgang wiederholen.

Justiergewicht bei der Waage aufbewahren. Tägliche Überprüfung der Waagengenauigkeit wird bei qualitätsrelevanten Anwendungen empfohlen.


8 Betrieb

Einschalten



⇒ **ON/OFF**-Taste drücken.

Die Waage führt einen Selbsttest durch. Sobald die Gewichtsanzeige erscheint, ist die Waage wägebereit.

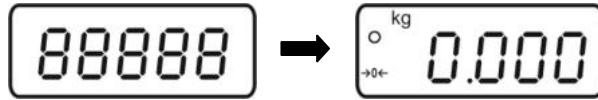


Sollte die Waage trotz entlasteter Wägeplatte nicht ganz genau Null anzeigen, **TARE**-Taste drücken. Nach kurzer Wartezeit ist die Waage auf Null zurückgesetzt.

Ausschalten



⇒ **ON/OFF**-Taste drücken, die Anzeige erlischt

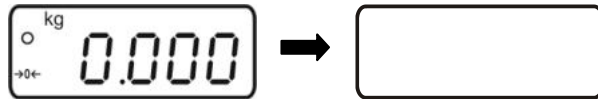

Wägen

⇒ Wägegut auflegen

⇒ Stabilitätsanzeige abwarten


⇒ Wägeresultat ablesen.



Wägeeinheit umschalten



⇒ Durch Drücken der **UNIT**-Taste kann das Wägeresultat in einer weiteren Einheit angezeigt werden [**kg** ↔ **lb**].

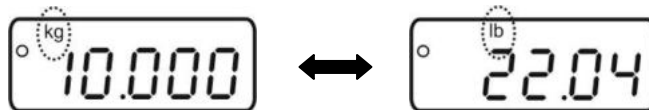

Einheitenumrechnung: **1 kg = 2,20462 lb**

Tarieren



- ⇒ Leeren Wägebehälter auflegen, das Gewicht des Wägebehälters wird angezeigt.



- ⇒ **TARE**-Taste drücken, die Nullanzeige erscheint. Der Indikator [▲] unter [NET] wird angezeigt. Das Taragewicht bleibt so lange gespeichert, bis es gelöscht wird.



- ⇒ Wägegut einwiegen, das Nettogewicht wird angezeigt.



Der Tariervorgang kann beliebige Male wiederholt werden, beispielsweise beim Einwiegen von mehreren Komponenten zu einer Mischung (Zuwiegen). Die Grenze ist dann erreicht, wenn der gesamte Wägebereich ausgelastet ist.

Nach Abnehmen des Wägebehälters erscheint das Gewicht des Wägebehälters als Minus-Anzeige.

Das Taragewicht bleibt so lange gespeichert, bis es gelöscht wird.

Tara löschen



- ⇒ Waage entlasten und **TARE**-Taste drücken, die Nullanzeige erscheint.



Hold-Funktion (Tierwägefunktion)



Die Waage hat eine integrierte Tierwägefunktion (Mittelwertbildung). Mit dieser ist es möglich, Haustiere oder Kleintiere (Belastung min 1% von Max) exakt zu verwiegen, obwohl diese nicht ruhig auf der Wägeplatte stehen.

⇒ Wägegut auflegen und **HOLD**-Taste drücken. In der Anzeige, beginnt der Indikator [▲] zu blinken. Während dieser Zeit nimmt die Waage mehrere Messwerte auf und zeigt anschließend den errechneten Mittelwert an.



- ⇒ Dieser Wert bleibt solange in der Anzeige stehen, bis die **HOLD**-Taste erneut gedrückt wird. Der Indikator [▲] unter [HOLD] erlischt, die Waage kehrt in den normalen Wägemodus zurück.
- ⇒ Durch erneutes Drücken der **HOLD**-Taste kann diese Funktion beliebig oft wiederholt werden.

i Bei zu lebhafter Bewegung (starke Anzeigenschwankung) kann keine Mittelwertermittlung erfolgen.


Plus/Minus- Wägungen



- ⇒ Zum Beispiel zur Stückgewichtskontrolle, Fertigungskontrolle usw. Waage mit **ON/OFF**-Taste einschalten und Nullanzeige abwarten.



- ⇒ Sollgewicht auf Wägeplatte legen und mit **TARE**-Taste auf Null tarieren. Sollgewicht abnehmen.

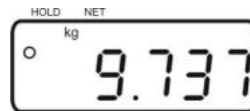

- ⇒ Prüflinge nacheinander auf die Wägeplatte legen, die jeweilige Abweichung zum Sollgewicht wird vorzeichenrichtig nach „+“ und „-“ angezeigt (z. B. + 0.037 g).




Nach dem gleichen Verfahren können auch gewichtsgleiche Packungen, bezogen auf ein Sollgewicht, hergestellt werden.

- ⇒ Zurück in den Wägemodus durch Drücken der **TARE**-Taste.

9 Menü

Änderungen dürfen nur an den Funktionen *Unit* (Wägeeinheiten) und *A.OFF* (automatische Abschaltfunktion) vorgenommen werden.

- ⇒ Im Wägemodus **TARE**-Taste ca. 3 sec gedrückt halten bis „**SETUP**“ gefolgt von „**UNIT**“ erscheint.
- ⇒ **HOLD**-Taste so oft betätigen, bis die gewünschte Funktion erscheint
- ⇒ Ausgewählte Funktion mit der **TARE**-Taste bestätigen. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt. Mit der **HOLD** ↓ oder **TARE** → gewünschten Parameter auswählen. Mit der **HOLD**-Taste zurück ins Menü.
- ⇒ Um das Menü zu verlassen und speichern, die **HOLD**-Taste so oft drücken bis „**END**“ erscheint, dann mit der **TARE**-Taste bestätigen. Die Waage kehrt automatisch in den Wägemodus zurück.

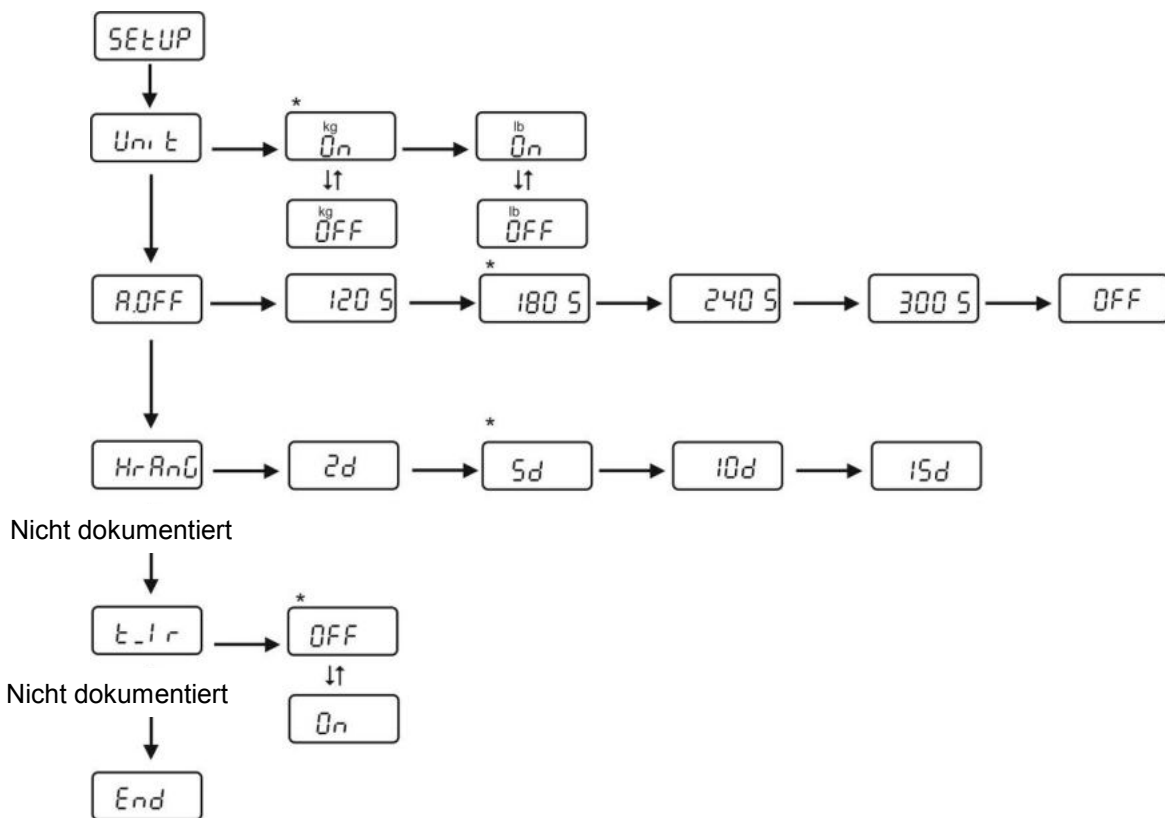

i Werkseinstellungen sind mit * gekennzeichnet.

10 Wartung, Instandhaltung, Entsorgung

10.1 Reinigen

Vor der Reinigung Gerät bitte von der Betriebsspannung trennen.

Keine aggressiven Reinigungsmittel (Lösungsmittel o.ä.) benutzen, sondern nur ein mit milder Seifenlauge angefeuchtetes Tuch. Darauf achten, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt und mit einem trockenen, weichen Tuch nachreiben. Lose Probenreste/Pulver können vorsichtig mit einem Pinsel oder Handstaubsauger entfernt werden.

Verschüttetes Wägegut sofort entfernen.

10.2 Wartung, Instandhaltung

Das Gerät darf nur von geschulten und von KERN autorisierten Servicetechnikern geöffnet werden.

Vor dem Öffnen vom Netz trennen.

10.3 Entsorgung

Die Entsorgung von Verpackung und Gerät ist vom Betreiber nach gültigem nationalem oder regionalem Recht des Benutzerortes durchzuführen.

11 Fehlermeldungen / Kleine Pannenhilfe

| Fehlermeldung | Funktion |
|---------------|-----------------------------------|
| LO | Kapazität der Batterien erschöpft |
| ERRE | EEPROM Fehler Anzeigegerät |
| ErrEd | EEPROM Fehler |
| Err | Überlast |
| ErrL | Mindestgewicht unterschritten |

Bei einer Störung im Programmablauf sollte die Waage kurz ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden. Der Wägevorgang muss dann wieder von vorne begonnen werden.

Hilfe:

Störung

Mögliche Ursache

Die Gewichtsanzeige leuchtet nicht.

- Die Waage ist nicht eingeschaltet.
- Die Verbindung zum Netz ist unterbrochen (Netzkabel nicht eingesteckt/defekt).
- Die Netzspannung ist ausgefallen.

Die Gewichtsanzeige ändert sich fortwährend

- Luftzug/Luftbewegungen
- Vibrationen des Tisches/Bodens
- Die Wägeplatte hat Berührung mit Fremdkörpern.
- Elektromagnetische Felder/ Statische Aufladung (Anderen Aufstellungsort wählen/ falls möglich störendes Gerät ausschalten)

Das Wägeergebnis ist offensichtlich falsch

- Die Waagenanzeige steht nicht auf Null
- Die Justierung stimmt nicht mehr.
- Die Waage steht nicht eben.
- Es herrschen starke Temperaturschwankungen.
- Elektromagnetische Felder/ Statische Aufladung (Anderen Aufstellungsort wählen/ falls möglich, störendes Gerät ausschalten)

Beim Auftreten anderer Fehlermeldungen Waage aus- und nochmals einschalten. Bleibt Fehlermeldung erhalten, Hersteller benachrichtigen.




**Nur gültig für Deutschland!**

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien und Akkus sind wir als Händler gemäß Batterieverordnung verpflichtet, Endverbraucher auf folgendes hinzuweisen:


Endverbraucher sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien/Akkus gesetzlich verpflichtet. Batterien/Akkus können nach Gebrauch in kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückgegeben werden.

Dabei muss das übliche Gebrauchsende der Batterien/Akkus erreicht sein, ansonsten muss Vorsorge gegen Kurzschluss getroffen werden.

⇒ Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer **durchgestrichenen Mülltonne** und dem **chemischen Symbol (Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, oder Pb = Blei)** des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen.

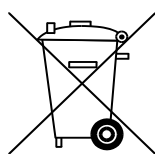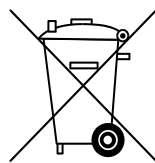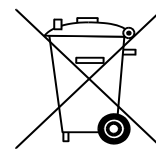**Cd****Hg****Pb**

⇒ Schadstoffarme Batterien nur mit einer **durchgestrichenen Mülltonne**.

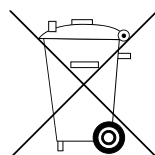

Die Rückgabemöglichkeit beschränkt sich auf Batterien der Art, die wir in unserem Sortiment führen oder geführt haben, sowie auf die Menge, deren sich Endverbraucher üblicherweise entledigen.

